
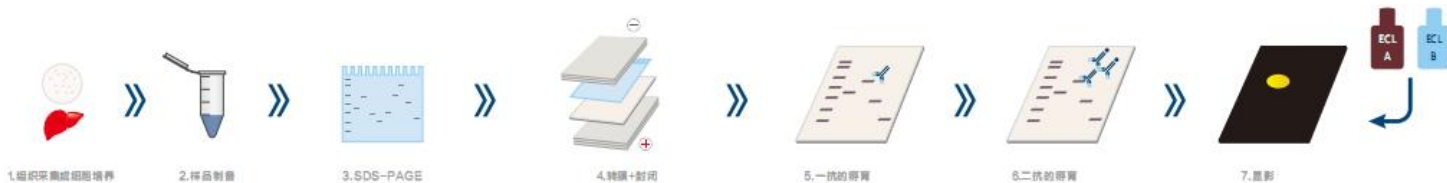
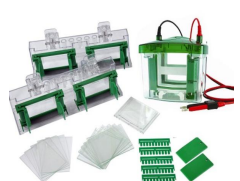



- 聚丙烯酰胺凝胶电泳简称为 PAGE (Polyacrylamide gel electrophoresis)，它有两种形式：SDS- 聚丙烯酰胺凝胶 (SDS-PAGE) 及非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳 (Native-PAGE)，其中 Native-PAGE 主要用来分析复合物。
- 对于大分子量蛋白质 (>150 kDa) 转膜，建议采用湿法转移过夜 (4℃最佳)，一般采用恒压法：20-25V 过夜。
- 对于小分子量蛋白质 (分子量一般低于 10kDa) 一般使用 Tricine 胶 (三层胶)，Tricine 胶使用 Tris-Tricine 电泳系统，在浓缩胶中电压一般为 60V，夹层胶 100V，分离胶 120V。Tricine 胶 (三层胶) 转移一般使用半干转移法，100 mA / 膜，120 min。

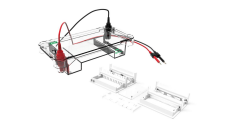

▲ Western Blot 实验流程

一抗 二抗

品名	描述	型号	数量	促销价	备注
HTJY 鸿基电泳，让结果更完美，搭配 proteintech WB 辅助试剂，让实验更高效					
垂直电泳槽 (四板)	0.75 / 1.0 / 1.5mm 厚玻板 (5 块)	HT-Mini4 另有 1 块胶制胶架 可选择 (型号 HT-MINI01)	1 盒	咨询 更多 优惠	
	薄玻板 (5 块)		1 盒		
	连体制胶架 (2 块胶，带胶垫)		2 套		
	制胶框 (绿色)		4 个		
	剥胶铲		1 把		
	10 / 15 齿梳子 (5 把, 0.75/1.0 / 1.5mm)		1 套		
	电极芯 (主芯)		1 个		
	共用电极芯 (副芯)		1 个		
	电泳槽上盖 (带电源线)		1 套		
	电泳槽下槽		1 个		
转印电泳槽 (湿转)	转印电泳槽上盖 (带电源线)	HT-ZY02 已包含转印电泳槽 可搭配 proteintech 湿法转膜液，使用更 高效	1 套	咨询 更多 优惠	
	转印电泳槽下槽		1 个		
	转印夹 (三明治夹)		2 个		
	海绵垫 (4 张)		1PK		
	蓝冰盒子		1 个		
	转印芯		1 个		
电泳仪电源	1、并联输出四组 2、电压范围：10-300V (连续可调) 3、电流范围：4-400mA (连续可调) 4、输出功率：75W (最大) 5、定时：1-999min (可调)	HT-300	1 套	咨询	
全能蛋白半转印 系统 (半干转)	1、内置了高电流电源 2、转印盘尺寸为 18.0 x 14.5cm 3、单次可转印 1-4 块小型胶 4、单次可转印 1-2 块中型胶	HT1000TBT 可搭配 proteintech 半干转膜液，使用更 高效	1 套	咨询	
琼脂糖水平电泳 槽	凝胶面积：120mm*120mm、 120mm*60mm、60mm*120mm、 60mm*60mm (与北京六一 DYCP-31DN 适配)	HT-SUB02	1 套	咨询	

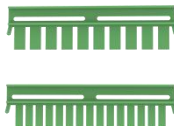货号	描述	型号	数量	促销价	备 注
HTCZ-1141	电泳槽上盖（带电源线）	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 套	咨询 更多 优惠	
HTCZ-1142	电泳槽下壳	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 个		
HTCZ-1143 HTCZ-1144	主电极芯（主芯） 共用电极芯（副芯）	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 个		
HTCZ-1145	连体制胶座（2 块胶）	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 个		
HTCZ-1115	密封垫	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 片		
HTCZ-1116	夹胶框（绿夹子）	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 个		
HTCZ-1157 HTCZ-1158 HTCZ-1159 HTCZ-1160 HTCZ-1161 HTCZ-1162	加样梳： 厚度：0.75mm / 1.0mm / 1.5mm 齿数：10 齿 / 15 齿	5 把/包 适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 包	咨询 更多 优惠	
HTCZ-1107 HTCZ-1101 HTCZ-1105	玻璃厚板： 边条厚度：0.75mm / 1.0mm / 1.5mm	5 片/盒 可以和 bio-rad 匹配	1 盒		
HTCZ-1118	玻璃薄板	5 片/盒 可以和 bio-rad 匹配	1 盒		
HTZY-3304	转印芯 ，包含：2 个转印夹（三明治夹）， 4 片海绵垫	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 套		
HTZY-3305	转印夹	适用于 HT-MINI04， 可以和 bio-rad 匹配	1 个		
HTZY-3306	纤维衬垫 （白色 / 黑色可选）	4 片/PK 可以和 bio-rad 匹配	1PK		
各种一抗 敬请咨询 或登录 http://www.ptglab.com/ 获 CiteAb “2016 年度最佳抗体验证开拓奖” “2019 年度 免疫学明日之星奖” “2022 年度研究者之选奖” 专业抗体生产商 被引用 SCI 文献已超过 16 万次…… 400 余次荣登顶级期刊封面文章 1000 余次被《Cell》《Nature》《Science》文献引用		覆盖人类基因组 2/3 靶标的抗体覆盖肿 瘤、干细胞、凋亡、 自噬、信号转导、免 疫学、神经生物学	50ul 100ul 150ul	咨询	
PK10001	普通 ECL 化学发光高灵敏，检测达 ng 级	咨询 更多 优惠			
PK10002	灵敏 ECL 化学发光高灵敏，检测达 pg 级				
PK10003	超敏 ECL 化学发光高灵敏，检测达 pg 级				